



АГРОТЕСТ
УКРАИНА


Milk Security Test

Определение фальсификации
сырого молока

НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

МОЧЕВИНА

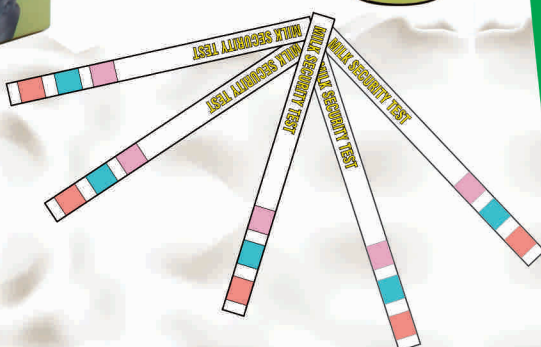

12 контейнеров/
600 тест-полосок

1 контейнер/
50 тест-полосок

Гидрокарбонат натрия
(пищевая сода)

Гидроксид натрия
(каустическая сода)

Карбонат натрия
(кальцинированная сода)


Гидроксид кальция
(гашеная известь)

Быстрый тест на
фальсификацию
кислотности
сырого молока

Результат за
60 - 90 сек.


Для проведения
теста не нужно
дополнительных
приспособлений

Три простых шага:

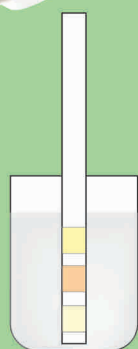

ШАГ 1

Поместите полоску в
образец молока.

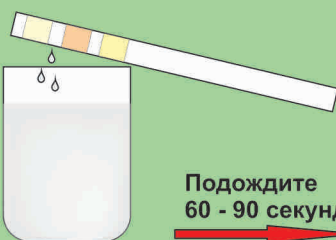

ШАГ 2

Достаньте полоску.

Подождите
60 - 90 секунд



(-)	(+)	НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ
(-)	(+)	
0	70	ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
0	70	МОЧЕВИНА mg/dl (mg%)
0	70	МОЧЕВИНА & НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ mg/dl (mg%)

ШАГ 3

Сравните цветовую индикацию
тест-полоски с цветовой шкалой
на этикетке.



ТОВ «Агротест Україна»
02002, Україна, м. Київ
вул. Сверстюка, 52В

+38 (044) 379 31 37
+38 (050) 201 01 14
+38 (067) 320 04 07
<https://agu.com.ua>