

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ (IFU) ДЛЯ КАМЕРНИХ РУКАВИЧОК З EPDM (ЕТИЛЕН-ПРОПІЛЕН-ДІЄН-МОНОМЕРУ):

Асортимент рукавичок для захисту від хімічних речовин і камерних рукавичок

1. Опис продукції та призначення

Ці захисні рукавички призначені для професійного використання у сфері **наук про життя** (медицина, фармацевтика, лабораторні роботи), а також у **ядерних або контрольованих промислових середовищах**.

Вони забезпечують захист від окремих **хімічних небезпек, механічних ризиків, радіоактивного забруднення та мікроорганізмів**, зокрема бактерій, грибків і вірусів. Рукавички придатні для використання в атмосфері, що містить **озон**.

2. Відповідність нормативним вимогам

Рукавички відповідають **Регламенту (ЄС) 2016/425 щодо засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)** у частині безпеки, ергономіки, комфорту та механічної міцності.

Оцінювання відповідності включає перевірку типу ЄС (**модуль В**) та, коли це застосовно, постійний контроль відповідності за **модулем С2 або модулем D**, що виконується нотифікованим органом.

Якщо після маркування CE зазначено чотиризначний номер, він ідентифікує нотифікований орган, відповідальний за ЗІЗ категорії III. За наявності маркування **MD** продукція також класифікується як **медичний виріб класу I** відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/745.

3. Стандарти та захисні характеристики

EN ISO 21420:2020 - перед надяганням рукавичок прочитайте цю інструкцію з використання. Позначення рівня X означає, що відповідне випробування не застосовується.

EN 388:2016 + A1:2018 - механічний захист (лише ділянка долоні): стійкість до стирання, порізу, розриву, проколу та порізу відповідно до ISO 13997. Для багатошарових рукавичок загальні захисні характеристики можуть відрізнятися від характеристик зовнішнього шару.

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - захист від хімічних речовин:

тип A (≥ 30 хв / ≥ 6 хімічних речовин), тип B (≥ 30 хв / ≥ 3 хімічних речовин), тип C (≥ 10 хв / ≥ 1 хімічної речовини).

EN ISO 374-5:2016 - захист від бактерій, грибків і вірусів.

EN 421:2010 - захист від радіоактивного забруднення (за винятком іонізуючого випромінювання).

4. Хімічна стійкість

Показники хімічної стійкості ґрунтуються на лабораторних випробуваннях зразків матеріалу долоні (або зразків, відібраних на відстані 80 мм від краю манжети для рукавичок довжиною ≥ 400 мм) і стосуються лише випробуваної хімічної речовини. Для сумішей результати можуть відрізнятися.

East Rock Union Limited

Адреса головного офісу: Room 1503, Building C, Focus Square, No.6 Fu Tong Dong Da Jie, Wang Jing, Chaoyang District, 100102, Beijing, China

Адреса виробничого майданчика: N°68, Guanjiao village, Xinfa Town, Langxi county, Xuancheng city, Anhui, China.

Тел.: +86 13801396339 +1 5144488159

Ел. пошта: contact@eastrock.cc

Вебсайт: www.eastrock.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/eastrockunionlimited



Умови на робочому місці, як-от температура, стирання, згинання або хімічне руйнування матеріалу, можуть істотно скоротити фактичний час захисної дії. Для корозійно-активних хімічних речовин обмежувальним чинником часто є руйнування матеріалу.

Перед використанням завжди перевіряйте придатність рукавичок.

5. Інструкції з використання

Перед використанням: перевірте рукавички на наявність отворів, розривів, зміни кольору або пошкоджень. Не використовуйте пошкоджені рукавички або рукавички з пошкодженої упаковки. Переконайтеся в хімічній сумісності.

Надягання: правильно зорієнтуйте рукавичку, повністю вставте пальці та надійно натягніть манжету на зап'ястя.

Знімання: за потреби промийте забруднені рукавички. Зніміть першу рукавичку, починаючи з кінчиків пальців, тримайте її рукою в рукавичці, потім зніміть другу рукавичку, вивертаючи її навиворіт поверх першої. Утилізуйте безпечним способом.

6. Зберігання, очищення та поводження

Зберігання: зберігайте в оригінальній упаковці, у сухому місці, подалі від сонячного світла, озону та джерел радіоактивного випромінювання. Стандартна температура приміщення для зберігання: **21 °C**.

Мінімальна та максимальна рекомендована температура приміщення для зберігання: **від 5 °C до 40 °C**.

Очищення: злегка забруднені рукавички очищуйте лише теплою водою та м'яким милом. Не використовуйте розчинники або абразивні засоби. Сушіть на повітрі за кімнатної температури. Рукавички, забруднені хімічними речовинами, призначені **лише для одноразового використання**.

Застереження щодо поводження: не використовуйте поблизу рухомих механізмів. Наведені показники захисних характеристик стосуються невикористаних рукавичок за кімнатної температури. Щодо речовин, яких немає в переліку, звертайтеся до постачальника хімічної речовини.

7. Строк зберігання та простежуваність

За умови правильного зберігання строк зберігання становить **36 місяців** від дати виготовлення. Дату виготовлення, номер партії та дату закінчення строку придатності зазначено на упаковці.

8. Утилізація та екологічна відповідальність

Утилізуйте рукавички після контакту з небезпечними хімічними речовинами або інфекційними матеріалами, а також у разі появи ознак руйнування матеріалу (розривів, отворів, набухання, зміни кольору).

Утилізуйте відповідно до **місцевих нормативних вимог**. До дозволених методів належать контрольоване спалювання або захоронення на регульованому полігоні. Медичні відходи необхідно утилізувати за спеціальними протоколами.

East Rock Union Limited

Адреса головного офісу: Room 1503, Building C, Focus Square, No.6 Fu Tong Dong Da Jie, Wang Jing, Chaoyang District, 100102, Beijing, China

Адреса виробничого майданчика: N°68, Guanjiao village, Xinfu Town, Langxi county, Xuancheng city, Anhui, China.

Тел.: +86 13801396339 +1 5144488159

Ел. пошта: contact@eastrock.cc

Вебсайт: www.eastrock.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/eastrockunionlimited

9. Умовні позначення та легенда маркування

а - Опис піктограм.

Позначення	Призначення	
a	Торгова марка та логотип виробника	
b	Полімер	
c	Розмір руки	
d	Номер виконання та інформація про розмір порту	
e	Маркування «CE» і номер органу, відповідального за проведення перевірки	
f	Наявність інструкції з використання	
g	Показники механічного захисту відповідно до EN 388	
h	Показники захисту від хімічних ризиків відповідно до EN ISO 374, тип A	
i	Показники захисту від хімічних ризиків відповідно до EN ISO 374-5 щодо захисту від вірусів	
j	Захист від радіоактивного забруднення	
k	Країна виробництва	
l	Номер партії, що містить період виготовлення	
m	Строк зберігання / оптимальний період використання до закінчення строку придатності	

East Rock Union Limited

Адреса головного офісу: Room 1503, Building C, Focus Square, No.6 Fu Tong Dong Da Jie, Wang Jing, Chaoyang District, 100102, Beijing, China

Адреса виробничого майданчика: N°68, Guanjiao village, Xinfa Town, Langxi county, Xuangcheng city, Anhui, China.

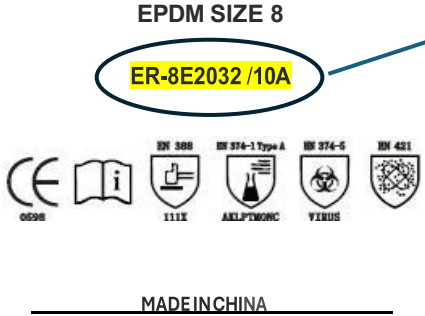
Тел.: +86 13801396339 +1 5144488159

Ел. пошта: contact@eastrock.cc

Вебсайт: www.eastrocksafety.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/eastrockunionlimited

b - Опис коду виконання:

	Кодування	Опис	
	ER	Назва виробника	
	8	Розмір порту в дюймах	
	E	Полімер (EPDM)	
	20	Товщина в міл із наведеними нижче варіантами: 15 міл = 0,4 мм 20 міл = 0,5 мм 24 міл = 0,6 мм	
	32	Довжина в дюймах	
	10	Розмір руки	
	A	Універсальна для правої та лівої руки	

East Rock Union Limited

Адреса головного офісу: Room 1503, Building C, Focus Square, No.6 Fu Tong Dong Da Jie, Wang Jing, Chaoyang District, 100102, Beijing, China

Адреса виробничого майданчика: N°68, Guanjiao village, Xinfa Town, Langxi county, Xuangcheng city, Anhui, China.

Тел.: +86 13801396339 +1 5144488159

Ел. пошта: contact@eastrock.cc

Вебсайт: www.eastrocksafety.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/eastrockunionlimited